

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Спектрометры рентгенофлуоресцентные ARL 9900

Назначение средства измерений

Спектрометры рентгенофлуоресцентные ARL 9900 (далее по тексту – спектрометры) предназначены для измерений массовой доли элементов в металлических и неметаллических (стекло, керамика, огнеупоры, цемент, геологические пробы и т.п.) образцах и образцах, находящихся в твердом, жидком и порошкообразном состоянии (горные породы, руды, продукты их переработки, металлы, катализаторы, масла и присадки, нефть и нефтепродукты и т.д.).

Описание средства измерений

Принцип действия спектрометров основан на принципе излучения атомами присутствующих в пробе химических элементов вторичного характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого первичным излучением рентгеновской трубки. Характеристическое рентгеновское излучение с определенной длиной волны классифицируется в системе кристаллов и детекторов с последующей регистрацией по интенсивности для каждого элемента. Массовую долю отдельных элементов в образце определяют по предварительно полученным градуировочным данным.

Спектрометры выполнены в виде стационарных напольных приборов. Основными элементами конструкции спектрометров являются корпус, термостабилизированный вакуумный танк, рентгеновская трубка с высоковольтным генератором, гониометр, первичная загрузочная камера и система транспорта образца, блок регулировки потоков газов (Ar/CH₄ и He), блок термостабилизации спектрометра, блок питания, блок охлаждения рентгеновской трубки и персональный компьютер под управлением специализированного программного обеспечения, монохроматор (в зависимости от модификации).

Спектрометры рентгенофлуоресцентные ARL 9900 могут комплектоваться дифрактометрическим блоком и в зависимости от комплектации и мощности рентгеновской трубки на прибор наносится следующая маркировка (вариант маркировки приведен на рисунке 1):

ARL 9900, Type 600 или ARL 9900 IntelliPower 600 или ARL 9900, Type IP600 – спектрометр оснащен генератором IntelliPower для трубки мощностью 600 В·А;

ARL 9900, Type 1200 или 9900 IntelliPower 1200 или ARL 9900, Type IP1200 – спектрометр оснащен генератором IntelliPower для трубки мощностью 1200 В·А;

ARL 9900, Type 2500 или ARL 9900 IntelliPower 2500 или ARL 9900, Type IP2500 – спектрометр оснащен генератором IntelliPower для трубки мощностью 2500 В·А;

ARL 9900, Type 3600 или ARL 9900 IntelliPower 3600 или ARL 9900, Type IP3600 – спектрометр оснащен генератором IntelliPower для трубки мощностью 3600 В·А;

ARL 9900, Type 4200 или ARL 9900 IntelliPower 4200 или ARL 9900, Type IP4200 – спектрометр оснащен генератором IntelliPower для трубки мощностью 4200 В·А;

ARL 9900 WorkStation™ или WS ARL 9900 или ARL 9900 IntelliPower NeXRD – спектрометр оснащен генератором IntelliPower для трубки мощностью от 600 до 4200 В·А и имеет возможность работать совместно с опциональным дифракционным модулем.



Рисунок 1 – Образец маркировочной таблички,
где Model: ARL 9900 – тип спектрометра; Type: 3000 - тип для мощности рентгеновской
трубки

Общий вид спектрометров рентгенофлуоресцентных ARL 9900 приведен на рисунке 2.



Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 2 – Общий вид средства измерений

Пломбирование спектрометров рентгенофлуоресцентных ARL 9900 не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) идентифицируется при включении спектрометра путем вывода на экран номера версии и расчетом контрольной суммы метрологически значимой части.

ПО управляет работой спектрометра, отображает, обрабатывает, передает и хранит полученные данные.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	OXSAS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.3
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма метрологически значимой части ПО)	B3618F0ADAE160D9C0DE4BF2B0D3B05C

К метрологически значимой части ПО относится исполняемый файл OXSAS.exe.

Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Анализируемые элементы	от В до U
Чувствительность по контрольным элементам в стандартном образце, кимп/с·мА ⁻¹ , не менее: - вольфрам (по линии WLa ₁) - никель (по линии NiKa) - марганец (по линии MnKa)	0,002 0,005 0,015
Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения (ОСКО) выходного сигнала, %	1,0

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Время установления рабочего режима, ч, не более	1
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	230 ⁺²³ _{-34,5} 50/60
Потребляемая мощность, кВ·А, не более, при мощности рентгеновской трубки, кВ·А: 0,6 кВ·А 1,2 кВ·А 2,5 кВ·А 3,6 кВ·А 4,2 кВ·А	3,5 3,5 5,0 6,0 7,0
Габаритные размеры, мм, не более -высота -ширина -длина	1635 1220 1681
Масса*, кг, не более	900
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +18 до +28 80 от 84 до 106,7

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет	8
* Без внешнего компьютера и охладителя	

Знак утверждения типа

наносится на спектрометр в виде наклейки согласно рисунку 1, а также на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9900	1 шт.
Компьютер с ПО	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 шт.
Методика поверки	РТ-МП-6498-448-2019	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-6498-448-2019 «ГСИ. Спектрометры рентгенофлуоресцентные ARL 9900. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 27.12.2019 г.

Основные средства поверки:

- стандартные образцы сталей углеродистых и легированных типов 13X, 55С2, 05кп, 38Х2МЮА, 60С2, 38Х2Н2МА, 36Х2Н2МФА, 30ХН2МФА, Св-08ХГ2С, 30 и В2Ф (комплект ИСО УГ0к-ИСО УГ9к), (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде ГСО 10504-2014).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска поверительного клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе, при использовании в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяется в соответствии с аттестованными методиками измерений.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам рентгенофлуоресцентным ARL 9900

ГОСТ Р 8.735.0-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Основные положения

Техническая документация «Thermo Fisher Scientific» (Ecublens) SARL, Швейцария

Изготовитель

Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL, Швейцария

Производственные площадки:

Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL, Швейцария

Адрес: En Vallaire Ouest C, Case Postale 1024, Ecublens, Switzerland

Телефон: +41 21 694 71 11

Факс: +41 21 694 71 12

Web-сайт: <https://www.thermofisher.com>

E-mail: analyze.ch@thermo.com

Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., Чешская Республика

Адрес: Vlastimila Pecha 12, Brno 627 00, Czech Republic

Телефон: +420 513 245 111

Факс: +420 513 245 111

Web-сайт: <https://thermofisher.jobs.cz>

E-mail: jobs.brno@thermofisher.com

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Термо Техно Инжиниринг»
(ООО «Термо Техно Инжиниринг»)

ИНН 7704307626

Адрес: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20А, стр. 6, комн. 5

Телефон: +7 (495) 374-72-81

Факс: +7 (495) 540-47-62

Web-сайт: <https://www.thermotechno.ru>

E-mail: info@tt.engineering.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., д. 31

Телефон: +7 (499) 129-19-11

Факс: +7 (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru

Регистрационный номер RA.RU.310639 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2020 г.