

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»





УТВЕРЖДАЮ  
Директор ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева»  
К.В. Гоголинский  
«20» марта 2017 г

Государственная система обеспечения единства измерений

ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЛТЭ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 2301-0164-2017

  
Руководитель НИЛ 2301  
А.Ф. Остривной  
  
Научный сотрудник  
В.И. Богданова

г. Санкт-Петербург

2017 г

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Операции и средства поверки.....  | 3  |
| 2   | Требования безопасности.....  | 4  |
| 3   | Условия поверки и подготовка к ней.....   | 4  |
| 4   | Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) средств измерений..  | 5  |
| 5   | Проведение поверки.....   | 5  |
| 5.1 | Внешний осмотр .....  | 5  |
| 5.2 | Опробование.....  | 5  |
| 5.3 | Определение метрологических характеристик весов .....   | 5  |
| 6   | Оформление результатов поверки.....   | 7  |
|     | Приложения А Форма протокола поверки весов.....   | 8  |
|     | Приложения Б Номинальные значения массы нагрузок, применяемых при поверке весов;<br>пределы допускаемых значений метрологических характеристик..... | 10 |

Настоящая методика поверки распространяется на весы лабораторные ВЛТЭ (далее - весы), изготовленные ООО «Научно-производственное предприятие «Госметр», г. Санкт-Петербург, по ВТНЛ.404314.001 ТУ «Весы лабораторные ВЛТЭ. Технические условия», и устанавливает методы и средства их первичной и периодических поверок.

Интервал между поверками – 1 год.

Примечания:

1. При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
2. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл.1.

Таблица 1

| Наименование операции  | Номер пункта методики поверки | Средства поверки и их технические характеристики                                    | Обязательность проведения операции при первичной и периодической поверке |
|--|-------------------------------|---|--|
| 1.Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) средств измерений | 4                             | Визуально   | Да   |
| 2. Внешний осмотр  | 5.1                           | Визуально   | Да   |
| 3. Опробование   | 5.2                           | Грузы равные Max  | Да   |
| 4. Определение метрологических характеристик:                                | 5.3                           | Эталонные гири 2-го и 3-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2005 (см. таблицу 2) |  |
| 4.1 Определение погрешности весов  | 5.3.1                         |   | Да   |
| 4.2. Определение размаха   | 5.3.2                         |   | Да   |

Примечание – Допускается применение средств поверки, на которые не дана ссылка в таблице 1, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью и пределами измерений.

1.2 Номинальные значения массы нагрузок, применяемых при поверке весов, и пределы допускаемых значений метрологических характеристик приведены в Приложении Б.

Для весов ВЛТЭ-210/510 и ВЛТЭ-2100/5100 значения указаны в зависимости от диапазона взвешивания Д1 или Д2.

В таблице 2 приведены основные средства поверки в зависимости от модификации весов.

Таблица 2

| Модификации весов  | Основные средства поверки                                    |
|--|--|
| ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-150Т, ВЛТЭ-150П ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-210Т, ВЛТЭ-210П, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-310Т, ВЛТЭ-310П, ВЛТЭ-410, ВЛТЭ-410Т, ВЛТЭ-410П ВЛТЭ-210/510   | Эталонные гири 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2015 |
| ВЛТЭ-510, ВЛТЭ-510Т, ВЛТЭ-510П, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-1100Т, ВЛТЭ-1100П, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-2100Т, ВЛТЭ-2100П, ВЛТЭ-3100, ВЛТЭ-3100Т, ВЛТЭ-3100П, ВЛТЭ-4100, ВЛТЭ-4100Т, ВЛТЭ-4100П, ВЛТЭ-5100, ВЛТЭ-5100Т, ВЛТЭ-5100П ВЛТЭ-6100, ВЛТЭ-6100Т, ВЛТЭ-6100П ВЛТЭ-8100, ВЛТЭ-8100Т, ВЛТЭ-8100П ВЛТЭ-2100/5100 | Эталонные гири 3-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2015 |

## 2 Требования безопасности

2.1 При проведении поверки весов должны быть соблюдены требования безопасности и меры предосторожности, указанные в эксплуатационной документации на поверяемые весы и применяемые средства поверки.

2.2 При включенных весах запрещается:

- разбирать узел чашки весов
- устранять неисправности в работе весов.

## 3 Условия поверки и подготовка к ней

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С;
- относительная влажность воздуха 30 % до 80 %;
- отсутствие воздушных потоков и вибраций;
- отсутствие воздействия прямых солнечных лучей, осветительных приборов или нагревателей;
- отсутствие воздействия агрессивных химических паров.

3.2 Перед проведением поверки весы должны быть приведены в нормальное положение (выставлены по уровню) и прогреты в течение времени, указанного в эксплуатационной документации на весы.

3.3 Перед проведением поверки весы должны быть юстированы в соответствии с Руководством по эксплуатации.

3.4 В помещении не должно быть воздушных и тепловых потоков, вибраций.

3.5 Время выдержки распакованных весов перед началом поверки должно быть не менее 12 часов.

3.6 Перед проведением поверки весы должны быть установлены по уровню на прочном массивном столе или кронштейне, укрепленном в капитальную стену.

3.7 Весы должны быть установлены таким образом, чтобы не было одностороннего нагрева или охлаждения.

Поверку весов следует проводить не менее, чем через 12 ч после сборки и регулировки.

3.8 Перед проведением поверки весы должны быть включены в сеть, выдержаны во включенном состоянии не менее 30 минут, после чего должна быть произведена юстировка весов внешней гирей согласно указаниям Руководства по эксплуатации.

Для весов ВЛТЭ-210/510 и ВЛТЭ-2100/5100 предварительно следует установить соответствующий диапазон взвешивания согласно указаниям Руководства по эксплуатации. Юстировка указанных модификаций весов осуществляется на каждом диапазоне (Д1 и Д2) и сохраняется для каждого диапазона отдельно.

3.9 При поверке весов модификаций ВЛТЭ-xxxТ и ВЛТЭ-xxxП снятие показаний осуществляется в режиме индикации результатов взвешивания с изменением на 5 с после нажатия клавиши Ф действительной цены деления  $d$ :

- в весах модификации ВЛТЭ-xxxТ  $d$  изменяется на  $0,1d$ ;
- в весах модификаций ВЛТЭ-xxxП  $d$  изменяется на  $\leq 0,4d$ .

## **4 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) средств измерений**

Для подтверждения соответствия программного обеспечения на этапе поверки для однозначной идентификации ПО достаточно определения только номера версии (идентификационного номера) ПО и установления наличия поверх одного винта стяжки корпуса контрольной этикетки изготовителя.

Идентификация программы осуществляется путем просмотра номера версии программного обеспечения на дисплее во время тестирования при включении весов.

Номер версии программного обеспечения должен быть не ниже 3.41.

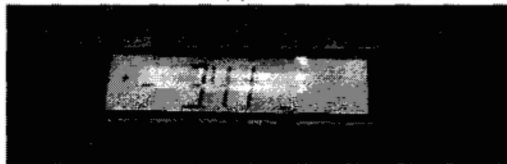


Рисунок – номер версии программного обеспечения  
Результаты занести в протокол (Приложение А).

## **5 Проведение поверки**

### **5.1 Внешний осмотр**

При внешнем осмотре весов устанавливают правильность прохождения теста при включении весов, а также наличие обязательных надписей.

Если место и условия эксплуатации весов известны, то рекомендуется проверить, подходят ли они для весов.

Перед определением метрологических характеристик необходимо ознакомиться с метрологическими характеристиками, непосредственно указанными на весах:  $Max$ ,  $Min$ ,  $d$ .

### **5.2 Опробование**

При опробовании проверяют:

- работоспособность весов и входящих в них отдельных устройств и механизмов;
- функционирование устройства тарирования.

### **5.3 Определение метрологических характеристик**

#### **5.3.1. Определение погрешности весов**

Определение погрешности весов следует производить при центрально-симметричном, при нецентральной нагрузке, а также при работе устройства выборки массы тары.

5.3.1.1. При определении погрешности весов при центрально-симметричном положении нагрузки установить нулевые показания на дисплее весов, а затем поочередно устанавливают испытательные нагрузки (гири) от нуля до  $Max$  и обратно. Для определения погрешности используют не менее 6 различных испытательных нагрузок. Значения выбранных нагрузок должны включать в себя  $Max$  и  $Min$ , а также значения, равные или близкие тем, при которых происходит изменение пределов допускаемой погрешности.

При проведении испытаний нагрузка (масса) должна постепенно возрастать при нагружении или постепенно уменьшаться при разгрузении.

При нагрузке  $L$ , установленной на грузоприемное устройство, записывают соответствующее показание  $I$ .

Погрешность весов  $E$ , г, определяют по формуле

$$E = I - L, \quad (1)$$

где  $I$  – показания весов, г

$L$  – испытательная нагрузка, г.

Погрешность весов следует определять как разность между показаниями весов и условным значением массы гирь, помещённых на чашку весов по формуле (1).

Весы считают выдержавшими испытания, если значения погрешности не превышают пределов допускаемой погрешности в интервалах взвешивания, указанных в таблицах Приложения Б.

Результаты измерений и вычислений занести в протокол (Приложение А).

5.3.1.2. Погрешность весов при нецентральной позиции нагрузки на грузоприёмной платформе определяют при однократном нагружении центра каждой четверти платформы, как показано на рисунке 1, нагрузками, (не более 2-х гирь) суммарной массой, близкой к  $1/3$  значения  $M_{\max}$ , при этом гири следует устанавливать одна на другую.



Рисунок 1

При каждом положении гири фиксировать показание весов.

Предпочтительнее использовать гири большей массы, чем несколько маленьких гирь. Маленькие гири устанавливают сверху на большие, при этом следует избегать чрезмерного нагромождения гирь в сегменте, в котором проводят измерение. Нагрузка должна быть установлена по центру сегмента при использовании одной гири и равномерно по сегменту при использовании нескольких небольших гирь. Достаточно прикладывать нагрузку только в сегментах, исключая центр грузоприёмного устройства.

Погрешность весов при нецентральной позиции груза на платформе при каждом измерении следует определять как разность показаний весов и условного значения массы гири по формуле (1).

Погрешность весов при каждом измерении не должна превышать пределов допускаемой погрешности, указанных в таблицах 5-8.

Результаты измерений и вычислений занести в протокол (Приложение А).

5.3.1.3 Определение погрешности показаний при работе устройства выборки массы тары

Испытания на взвешивание должны быть проведены с одним значением массы тары, между  $1/3$  и  $2/3$  максимального значения тары. Следует выбирать не менее пяти значений нагрузок, которые должны включать в себя значение, близкое к  $Min$ , значения, при которых происходит изменение предела допускаемой погрешности, и значение, близкое к наибольшей возможной массе нетто.

Погрешность весов при работе устройства выборки массы тары следует определять как разность между показаниями весов и условным значением массы гирь, помещённых на чашку весов после выборки массы тары по формуле (1).

Погрешность весов после выборки массы тары при каждом  $i$ -ом измерении не должна превышать  $тр$  в интервалах взвешивания для массы нетто.

Результаты измерений и вычислений занести в протокол (Приложение А).

### 5.3.2 Определение размаха показаний весов

Проверку размаха показаний проводят при нагрузке, близкой к  $0,8 M_{\max}$ . Весы несколько раз нагружают одной и той же нагрузкой. Серия нагружений должна состоять из шести измерений.

Перед каждым нагружением необходимо убедиться в том, что весы показывают нуль или, при необходимости, установить нулевое показание с помощью устройства установки нуля.


Размах оценивают по разности между максимальным и минимальным значениями погрешностей (с учетом знаков), полученными при проведении серии измерений. Эта разность не должна превышать значений, указанных в таблицах 5 - 8, при этом погрешность любого единичного измерения не должна превышать  $m\pm e$  (пределов допускаемой погрешности весов) для данной нагрузки.

Результаты измерений и вычислений занести в протокол (Приложение А).

## **6 Оформление результатов поверки**

### **6.1 Положительные результаты поверки оформляют:**

- при выпуске из производства - записью в "Руководстве по эксплуатации" предприятия-изготовителя.
- после ремонта и при периодической поверке - выдачей свидетельства о поверке.
- знак поверки в виде наклейки наносят на корпус весов.

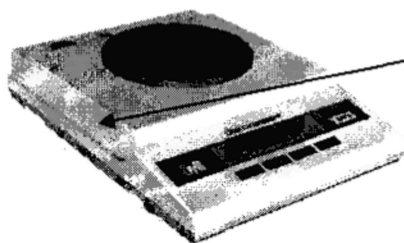

Место нанесения знака поверки

Рисунок – Обозначение места нанесения знака поверки.

**6.2** В случае отрицательных результатов поверки весы к выпуску и применению не допускаются, выдаётся извещение о непригодности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)  
ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ ВЕСОВ

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

Поверки весов лабораторных ВЛТЭ \_\_\_\_\_, зав. № \_\_\_\_\_

Средства поверки \_\_\_\_\_

**Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) средств измерений (раздел 4)**

Проверка наличия поверх одного винта стяжки корпуса контрольной этикетки изготовителя.

Выдержано  Не выдержано

**Определение погрешности весов при центрально-симметричном нагрузке (п. 5.3.1.1)**



$$E = I - L$$

| № измерения | Нагрузка, L, г | Показание, I, г |   | Погрешность, E, г |   | mpe, мг<br>± |
|-------------|----------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------|
|             |                | ↓               | ↑ | ↓                 | ↑ |              |
| 1           |                |                 |   |                   |   |              |
| 2           |                |                 |   |                   |   |              |
| 3           |                |                 |   |                   |   |              |
| 4           |                |                 |   |                   |   |              |
| 5           |                |                 |   |                   |   |              |
| 6           |                |                 |   |                   |   |              |

Проверить выполнение условия:  $|E| \leq |mpe|$

Выдержано  Не выдержано

**Определение погрешности весов при нецентральной положении нагрузки (п. 5.3.1.2)**

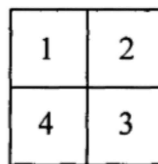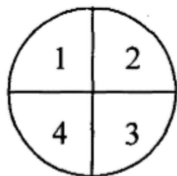

| Местоположение гирь | Нагрузка, L, г | Показание, I, г | Погрешность, E, г | mpe, мг<br>± |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1                   |                |                 |                   |              |
| 2                   |                |                 |                   |              |
| 3                   |                |                 |                   |              |
| 4                   |                |                 |                   |              |

Проверить выполнение условия:  $|E| \leq |mpe|$

Выдержано  Не выдержано



**Определение погрешности показаний при работе устройства выборки массы тары (п. 5.3.1.3)**

$$E = I - L$$

| Тарная нагрузка | № измерения | Нагрузка, L<br>г | Показание, I, г |   | Погрешность, E, г |   | mре, мг<br>± |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------|
|                 |             |                  | ↓               | ↑ | ↓                 | ↑ |              |
|                 | 1           |                  |                 |   |                   |   |              |
|                 | 2           |                  |                 |   |                   |   |              |
|                 | 3           |                  |                 |   |                   |   |              |
|                 | 4           |                  |                 |   |                   |   |              |
|                 | 5           |                  |                 |   |                   |   |              |

Проверить выполнение условия:  $|E| \leq |mре|$

Выдержано  Не выдержано

**Определение размаха показаний весов (п. 5.3.2)**

Нагрузка  $\approx 0,8Max = L =$

|   | Показание при нагрузке,<br>I, г | $E = I - L$ |
|---|---------------------------------|-------------|
| 1 |                                 |             |
| 2 |                                 |             |
| 3 |                                 |             |
| 4 |                                 |             |
| 5 |                                 |             |
| 6 |                                 |             |

$E_{max} - E_{min}$  (взвешивание 1-6)

Выдержано  Не выдержано

Поверитель:

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ НАГРУЗОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПОВЕРКЕ ВЕСОВ; ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Таблица 1

| Модификация весов | Номинальные значения массы нагрузок для:                             |  |  |
|-------------------|--|--|--|
|                   | определения погрешности весов при центрально-симметричном нагружении | определения погрешности весов при нецентрально нагружении, г | проверки сходимости (размаха) показаний, г |
| ВЛТЭ-150          | 20 мг, 10, 50, 70, 100, 150 г  | 50   | 120  |
| ВЛТЭ-150Т         | 200 мг, 10, 50, 70, 100, 150 г                                       | 50   | 120  |
| ВЛТЭ-150П         | 100 мг, 10, 50, 70, 100, 150 г                                       | 50   | 120  |
| ВЛТЭ-210          | 20 мг, 50, 100, 150, 200, 210 г                                      | 70   | 200  |
| ВЛТЭ-210Т         | 200 мг, 50, 100, 150, 200, 210 г                                     | 70   | 200  |
| ВЛТЭ-210П         | 100 мг, 50, 100, 150, 200, 210 г                                     | 70   | 200  |
| ВЛТЭ-310          | 20 мг, 10, 50, 200, 250, 310 г                                       | 100  | 250  |
| ВЛТЭ-310Т         | 200 мг, 10, 50, 200, 250, 310 г                                      | 100  | 250  |
| ВЛТЭ-310П         | 100 мг, 10, 50, 200, 250, 310 г                                      | 100  | 250  |
| ВЛТЭ-410          | 20 мг, 10, 50, 200, 300, 410 г                                       | 150  | 400  |
| ВЛТЭ-410Т         | 200 мг, 10, 50, 200, 300, 410 г                                      | 150  | 400  |
| ВЛТЭ-410П         | 100 мг, 10, 50, 200, 300, 410 г                                      | 150  | 400  |
| ВЛТЭ-210/510      | Д 1 Max = 210 г  | 20 мг, 50, 100, 150, 200, 210 г                              | 70   |
|                   | Д 2 Max = 510 г  | 500 мг, 100, 200, 400, 500, 510 г                            | 200  |
| ВЛТЭ-510          | 500 мг, 100, 200, 400, 500, 510 г                                    | 200  | 400  |
| ВЛТЭ-510Т         | 5, 100, 200, 400, 500, 510 г   | 200  | 400  |
| ВЛТЭ-510П         | 2,5; 100, 200, 400, 500, 510 г                                       | 200  | 400  |
| ВЛТЭ-1100         | 500 мг, 100, 200, 500, 700, 1100 г                                   | 400  | 1000                                       |
| ВЛТЭ-1100Т        | 5, 100, 200, 500, 700, 1100 г  | 400  | 1000                                       |
| ВЛТЭ-1100П        | 2,5; 100, 200, 500, 700, 1100 г                                      | 400  | 1000                                       |
| ВЛТЭ-2100         | 500 мг, 200, 500, 1500, 2000, 2100 г                                 | 700  | 2000                                       |
| ВЛТЭ-2100Т        | 5, 200, 500, 1500, 2000, 2100 г                                      | 700  | 2000                                       |
| ВЛТЭ-2100П        | 2,5; 200, 500, 1500, 2000, 2100 г                                    | 700  | 2000                                       |
| ВЛТЭ-3100         | 500 мг, 500, 1000, 1500, 2000, 3100 г                                | 1000   | 2500                                       |
| ВЛТЭ-3100Т        | 5, 500, 1000, 1500, 2000, 3100 г                                     | 1000   | 2500                                       |
| ВЛТЭ-3100П        | 2,5; 500, 1000, 1500, 2000, 3100 г                                   | 1000   | 2500                                       |
| ВЛТЭ-4100         | 500 мг, 500, 1000, 2000, 3000, 4100 г                                | 1500   | 3000                                       |
| ВЛТЭ-4100Т        | 5, 500, 1000, 2000, 3000, 4100 г                                     | 1500   | 3000                                       |
| ВЛТЭ-4100П        | 2,5; 500, 1000, 2000, 3000, 4100 г                                   | 1500   | 3000                                       |
| ВЛТЭ-2100/5100    | Д 1 Max = 2100 г   | 500 мг, 200, 500, 1500, 2000, 2100 г                         | 700  |
|                   | Д 2 Max = 5100 г   | 5, 500, 2000, 4000, 5000, 5100 г                             | 2000                                       |
| ВЛТЭ-5100         | 5, 500, 2000, 4000, 5000, 5100 г                                     | 2000   | 4000                                       |
| ВЛТЭ-5100Т        | 50, 500, 2000, 4000, 5000, 5100 г                                    | 2000   | 4000                                       |
| ВЛТЭ-5100П        | 25, 500, 2000, 4000, 5000, 5100 г                                    | 2000   | 4000                                       |
| ВЛТЭ-6100         | 5, 500, 1000, 3000, 5000, 6100 г                                     | 2000   | 5000                                       |
| ВЛТЭ-6100Т        | 50, 500, 1000, 3000, 5000, 6100 г                                    | 2000   | 5000                                       |
| ВЛТЭ-6100П        | 25, 500, 1000, 3000, 5000, 6100 г                                    | 2000   | 5000                                       |

| Модификация<br>весов | Номинальные значения массы на-<br>грузок для: | Модификация<br>весов | Номи-<br>нальные<br>значения<br>массы на-<br>грузок<br>для: |
|----------------------|---|----------------------|---|
| ВЛТЭ-8100            | 5, 1000, 3000, 5000, 7000, 8100 г             | 3000                 | 7000  |
| ВЛТЭ-8100Т           | 50, 1000, 3000, 5000, 7000, 8100 г            | 3000                 | 7000  |
| ВЛТЭ-8100П           | 25, 1000, 3000, 5000, 7000, 8100 г            | 3000                 | 7000  |

Таблица 2

| Модификация<br>весов |     |              | Номинальные значения массы нагрузок, применяемых при<br>определении погрешности весов после выборки массы тары: |                               |
|----------------------|-----|--------------|---|-------------------------------|
|                      |     |              | значение массы<br>тары, г   | значение массы нагрузок, г    |
| ВЛТЭ-150             |     |              | 70  | 20 мг, 20, 50, 70, 80         |
| ВЛТЭ-150Т            |     |              |   | 200 мг, 20, 50, 70, 80        |
| ВЛТЭ-150П            |     |              |   | 100 мг, 20, 50, 70, 80        |
| ВЛТЭ-210             |     |              | 100   | 20 мг, 20, 50, 80, 110        |
| ВЛТЭ-210Т            |     |              |   | 200 мг, 20, 50, 80, 110       |
| ВЛТЭ-210П            |     |              |   | 100 мг, 20, 50, 80, 110       |
| ВЛТЭ-310             |     |              | 150   | 20 мг, 50, 80, 130, 160       |
| ВЛТЭ-310Т            |     |              |   | 200 мг, 50, 80, 130, 160      |
| ВЛТЭ-310П            |     |              |   | 100 мг, 50, 80, 130, 160      |
| ВЛТЭ-410             |     |              | 200   | 20 мг, 50, 100, 200, 210      |
| ВЛТЭ-410Т            |     |              |   | 200 мг, 50, 100, 200, 210     |
| ВЛТЭ-410П            |     |              |   | 100 мг, 50, 100, 200, 210     |
| ВЛТЭ-<br>210/510     | Д 1 | Мах = 210 г  | 100   | 20 мг, 20, 50, 80, 110        |
|                      | Д 2 | Мах = 510 г  | 200   | 500 мг, 50, 150, 250, 310     |
| ВЛТЭ-510             |     |              | 200   | 500 мг, 50, 150, 250, 310     |
| ВЛТЭ-510Т            |     |              |   | 5, 50, 150, 250, 310          |
| ВЛТЭ-510П            |     |              |   | 2,5; 50, 150, 250, 310        |
| ВЛТЭ-1100            |     |              | 500   | 500 мг, 100, 200, 500, 600    |
| ВЛТЭ-1100Т           |     |              |   | 5, 100, 200, 500, 600         |
| ВЛТЭ-1100П           |     |              |   | 2,5; 100, 200, 500, 600       |
| ВЛТЭ-2100            |     |              | 1000  | 500 мг, 200, 500, 800, 1100   |
| ВЛТЭ-2100Т           |     |              |   | 5, 200, 500, 800, 1100        |
| ВЛТЭ-2100П           |     |              |   | 2,5; 200, 500, 800, 1100      |
| ВЛТЭ-3100            |     |              | 1500  | 500 мг, 500, 800, 1300, 1600  |
| ВЛТЭ-3100Т           |     |              |   | 5, 500, 800, 1300, 1600       |
| ВЛТЭ-3100П           |     |              |   | 2,5; 500, 800, 1300, 1600     |
| ВЛТЭ-4100            |     |              | 2000  | 500 мг, 500, 1000, 2000, 2100 |
| ВЛТЭ-4100Т           |     |              |   | 5, 500, 1000, 2000, 2100      |
| ВЛТЭ-4100П           |     |              |   | 2,5; 500, 1000, 2000, 2100    |
| ВЛТЭ-<br>2100/5100   | Д 1 | Мах = 2100 г | 1000  | 500 мг, 200, 500, 800, 1100   |
|                      | Д 2 | Мах = 5100 г | 2000  | 5, 500, 1500, 2500, 3100      |
| ВЛТЭ-5100            |     |              | 2000  | 5, 500, 1500, 2500, 3100      |
| ВЛТЭ-5100Т           |     |              |   | 50, 500, 1500, 2500, 3100     |
| ВЛТЭ-5100П           |     |              |   | 25, 500, 1500, 2500, 3100     |
| ВЛТЭ-6100            |     |              | 3000  | 5, 500, 1500, 2500, 3100      |
| ВЛТЭ-6100Т           |     |              |   | 50, 500, 1500, 2500, 3100     |
| ВЛТЭ-6100П           |     |              |   | 25, 500, 1500, 2500, 3100     |
| ВЛТЭ-8100            |     |              | 3000  | 5, 1500, 3000, 5000, 5100     |
| ВЛТЭ-8100Т           |     |              |   | 50, 1500, 3000, 5000, 5100    |
| ВЛТЭ-8100П           |     |              |   | 25, 1500, 3000, 5000, 5100    |

Таблица 3 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики   | Значение характеристики в зависимости от модификации |          |          |          |              |      |          |
|---|--|----------|----------|----------|--------------|------|----------|
|   | ВЛТЭ-150   | ВЛТЭ-210 | ВЛТЭ-310 | ВЛТЭ-410 | ВЛТЭ-210/510 |      | ВЛТЭ-510 |
|   |  |          |          |          | Д1           | Д2   |          |
| Максимальная нагрузка, Max, г   | 150  | 210      | 310      | 410      | 210          | 510  | 510      |
| Минимальная нагрузка, Min, г  | 0,02   |          |          |          |              | 0,5  |          |
| Действительная цена деления, d, г   | 0,001  |          |          |          |              | 0,01 |          |
| Пределы допускаемой погрешности весов, $m_{pr}$ , при первичной поверке, мг, в интервалах взвешивания:  |  |          |          |          |              |      |          |
| от 0,02 г до 50 г включ.  | ± 3  | ± 5      | ± 5      | ± 5      | ± 5          | -    | -        |
| св. 50 г до 150 г включ.  | ± 5  | -        | -        | -        | -            | -    | -        |
| св. 150 г до 200 г включ.   | -  | ± 10     | ± 10     | ± 10     | ± 10         | -    | -        |
| св. 200 г до 210 г включ.   | -  | ± 10     | -        | -        | ± 10         | -    | -        |
| св. 210 г до 310 г включ.   | -  | -        | ± 15     | -        | -            | -    | -        |
| св. 310 г до 410 г включ.   | -  | -        | -        | ± 15     | -            | -    | -        |
| от 0,5 г до 500 г включ.  | -  | -        | -        | -        | -            | ± 20 | ± 30     |
| св. 500 г до 510 г включ.   | -  | -        | -        | -        | -            | ± 20 | ± 30     |
| Предел допускаемого размаха при первичной поверке, мг   | 4  |          |          |          |              | 20   | 20       |
| Диапазон устройства выборки массы тары  | От 0 до Max  |          |          |          |              |      |          |
| Пределы допускаемой погрешности и допускаемого размаха показаний при периодической поверке равны удвоенным значениям пределов при первичной поверке |  |          |          |          |              |      |          |

Таблица 4 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики   | Значение характеристики в зависимости от модификации |           |           |           |                  |       |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|   | ВЛТЭ-1100  | ВЛТЭ-2100 | ВЛТЭ-3100 | ВЛТЭ-4100 | ВЛТЭ - 2100/5100 |       | ВЛТЭ-5100 | ВЛТЭ-6100 | ВЛТЭ-8100 |
|   |  |           |           |           | Д1               | Д2    |           |           |           |
| Максимальная нагрузка, Max, г   | 1100   | 2100      | 3100      | 4100      | 2100             | 5100  | 5100      | 6100      | 8100      |
| Минимальная нагрузка, Min, г  | 0,5  |           |           |           |                  | 5     |           |           |           |
| Действительная цена деления, d, г   | 0,01   |           |           |           |                  | 0,1   |           |           |           |
| Пределы допускаемой погрешности весов, mре, при первичной поверке, мг, в интервалах взвешивания:  |  |           |           |           |                  |       |           |           |           |
| от 0,5 г до 500 г включ.  | ± 30   | ± 50      | ± 50      | ± 50      | ± 50             | -     | -         | -         | -         |
| св. 500 г до 1100 г включ.  | ± 30   | -         | -         | -         | -                | -     | -         | -         | -         |
| св. 500 г до 2000 г включ.  | -  | ± 50      | ± 100     | ± 100     | ± 100            | -     | -         | -         | -         |
| св. 2000 г до 2100 г включ.   | -  | ± 50      | -         | -         | ± 100            | -     | -         | -         | -         |
| св. 2000 г до 3100 г включ.   | -  | -         | ± 150     | -         | -                | -     | -         | -         | -         |
| св. 2000 г до 4100 г включ.   | -  | -         | -         | ± 150     | -                | -     | -         | -         | -         |
| от 5 г до 5000 г включ.   | -  | -         | -         | -         | -                | ± 300 | ± 300     | ± 300     | ± 500     |
| св. 5000 г до 5100 г включ.   | -  | -         | -         | -         | -                | ± 300 | ± 300     | -         | -         |
| св. 5000 г до 6100 г включ.   | -  | -         | -         | -         | -                | -     | -         | ± 300     | -         |
| св. 5000 г до 8100 г включ.   | -  | -         | -         | -         | -                | -     | -         | -         | ± 1000    |
| Предел допускаемого размаха при первичной поверке, мг   | 20   | 40        | 150       |           | 40               | 200   |           |           | 1000      |
| Порог реагирования, мг, не более  | 14   |           |           |           |                  | 140   |           |           |           |
| Диапазон устройства выборки массы тары  | От 0 до Max  |           |           |           |                  |       |           |           |           |
| Пределы допускаемой погрешности и допускаемого размаха показаний при периодической поверке равны удвоенным значениям пределов при первичной поверке |  |           |           |           |                  |       |           |           |           |

Таблица 5 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики   | Значение характеристики в зависимости от модификации |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | ВЛТЭ<br>150Т   | ВЛТЭ<br>210Т | ВЛТЭ<br>310Т | ВЛТЭ<br>410Т | ВЛТЭ<br>510Т | ВЛТЭ<br>1100Т | ВЛТЭ<br>2100Т | ВЛТЭ<br>3100Т | ВЛТЭ<br>4100Т | ВЛТЭ<br>5100Т | ВЛТЭ<br>6100Т | ВЛТЭ<br>8100Т |
| Максимальная нагрузка, Max, г   | 150  | 210          | 310          | 410          | 510          | 1100          | 2100          | 3100          | 4100          | 5100          | 6100          | 8100          |
| Минимальная нагрузка, Min, г  | 0,2  |              |              |              | 5            |               |               |               | 50            |               |               |               |
| Действительная цена деления, d, г   | 0,01   |              |              |              | 0,1          |               |               |               | 1             |               |               |               |
| Пределы допускаемой погрешности весов, mре, при первичной поверке, мг, в интервалах взвешивания:  |  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| от 0,2 г до 50 г вкл.   | ± 5  | ± 5          | ± 5          | ± 5          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 50 г до 150 г вкл.  | ± 10   | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 50 г до 200 г вкл.  | -  | ± 10         | ± 10         | ± 10         | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 200 г до 210 г вкл.   | -  | ± 15         | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 200 г до 310 г вкл.   | -  | -            | ± 15         | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 200 г до 410 г вкл.   | -  | -            | -            | ± 15         | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| от 5 г до 500 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | ± 50         | ± 50          | ± 50          | ± 50          | ± 50          | -             | -             | -             |
| св. 500 г до 510 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | ± 100        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 500 г до 1100 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | -            | ± 100         | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 500 г до 2000 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | -            | -             | ± 100         | ± 100         | ± 100         | -             | -             | -             |
| св. 2000 г до 2100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | ± 150         | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 2000 г до 3100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | ± 150         | -             | -             | -             | -             |
| св. 2000 г до 4100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | ± 150         | -             | -             | -             |
| от 50 г до 5000 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | ± 500         | ± 500         | ± 500         |
| св. 5000 г до 5100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | ± 1000        | -             | -             |
| св. 5000 г до 6100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | ± 1000        | -             |
| св. 5000 г до 8100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ± 1000        |
| Предел допускаемого размаха при первичной поверке, мг   | 10   | 10           | 15           | 15           | 50           | 100           | 100           | 150           | 150           | 500           | 500           | 1000          |
| Порог реагирования, мг, не более  | 14   |              |              |              | 140          |               |               |               | 1400          |               |               |               |
| Диапазон устройства выборки массы тары  | От 0 до Max  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Пределы допускаемой погрешности и допускаемого размаха показаний при периодической поверке равны удвоенным значениям пределов при первичной поверке |  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |

Таблица 6 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики   | Значение характеристики в зависимости от модификации |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | ВЛТЭ<br>150П   | ВЛТЭ<br>210П | ВЛТЭ<br>310П | ВЛТЭ<br>410П | ВЛТЭ<br>510П | ВЛТЭ<br>1100П | ВЛТЭ<br>2100П | ВЛТЭ<br>3100П | ВЛТЭ<br>4100П | ВЛТЭ<br>5100П | ВЛТЭ<br>6100П | ВЛТЭ<br>8100П |
| Максимальная нагрузка, Max, г   | 150  | 210          | 310          | 410          | 510          | 1100          | 2100          | 3100          | 4100          | 5100          | 6100          | 8100          |
| Минимальная нагрузка, Min, г  | 0,1  |              |              |              | 2,5          |               |               |               | 25            |               |               |               |
| Действительная цена деления, d, г   | 0,005  |              |              |              | 0,05         |               |               |               | 0,5           |               |               |               |
| Пределы допускаемой погрешности весов, $m_{pr}$ , при первичной поверке, мг, в интервалах взвешивания:  |  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| от 0,1 г до 50 г вкл.   | ± 5  | ± 5          | ± 5          | ± 5          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 50 г до 150 г вкл.  | ± 10   | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 50 г до 200 г вкл.  | -  | ± 10         | ± 10         | ± 10         | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 200 г до 210 г вкл.   | -  | ± 15         | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 200 г до 310 г вкл.   | -  | -            | ± 15         | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 200 г до 410 г вкл.   | -  | -            | -            | ± 15         | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| от 2,5 г до 500 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | ± 50         | ± 50          | ± 50          | ± 50          | ± 50          | -             | -             | -             |
| св. 500 г до 510 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | ± 100        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 500 г до 1100 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | -            | ± 100         | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 500 г до 2000 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | -            | -             | ± 100         | ± 100         | ± 100         | -             | -             | -             |
| св. 2000 г до 2100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | ± 150         | -             | -             | -             | -             | -             |
| св. 2000 г до 3100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | ± 150         | -             | -             | -             | -             |
| св. 2000 г до 4100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | ± 150         | -             | -             | -             |
| от 25 г до 5000 г вкл.  | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | ± 500         | ± 500         | ± 500         |
| св. 5000 г до 5100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | ± 1000        | -             | -             |
| св. 5000 г до 6100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | ± 1000        | -             |
| св. 5000 г до 8100 г вкл.   | -  | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | ± 1000        |
| Предел допускаемого размаха при первичной поверке, мг   | 10   | 10           | 15           | 15           | 50           | 100           | 100           | 150           | 150           | 500           | 500           | 1000          |
| Порог реагирования, мг, не более  | 14   |              |              |              | 140          |               |               |               | 1400          |               |               |               |
| Диапазон устройства выборки массы тары  | От 0 до Max  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Пределы допускаемой погрешности и допускаемого размаха показаний при периодической поверке равны удвоенным значениям пределов при первичной поверке |  |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |